



Stereo Microscopes

実体顕微鏡総合カタログ



安全に関するご注意

■ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

・本カタログ記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

・本カタログは2024年10月現在のものです。仕様と製品は、製造者／販売者側がなんら債務を負うことなく予告なしに変更されます。

©2024 NIKON CORPORATION

ご注意：本カタログに掲載した製品および製品の技術（ソフトウェアを含む）は、「外国為替及び外国貿易法」等に定める規制貨物等（技術を含む）に該当します。

輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取りください。



株式会社ニコン

140-8601 東京都品川区西大井1-5-20

<https://www.healthcare.nikon.com/ja/>

<https://industry.nikon.com/ja-jp/>

株式会社ニコンソリューションズ

<https://www.nsl.nikon.com/>

本社 140-0015 東京都品川区西大井1-7-11



拠点一覧

東京	(03) 3773-8138 (バイオ)	岡山	(086) 801-5055 (バイオ)
	(03) 3773-8911 (産業)	福岡	(092) 558-3601 (バイオ・産業)
札幌	(011) 281-2535 (バイオ・産業)	大分	(097) 535-9116 (産業)
仙台	(022) 263-5855 (バイオ)	熊本	(096) 243-3575 (産業)
名古屋	(052) 709-6851 (バイオ・産業)	長崎	(095) 844-2945 (産業)
大阪	(06) 6394-8801 (バイオ)	鹿児島	(0995) 44-7109 (産業)
	(06) 6394-8802 (産業)		
金沢	(076) 267-2575 (バイオ・産業)		
京都	(075) 781-1170 (バイオ・産業)		

製品お問い合わせ（フリーダイヤル） (0120) 586-617 (バイオ)

東京ショールーム、名古屋ショールーム、大阪ショールーム、熊本ショールーム

Code No. 2CJ-ENDH-10 (2410T)

(株)ニコンは、環境マネジメントシステムISO14001の認証取得企業です。



The Next Revolution in Microscopy

実体顕微鏡の未来を切り開く。

最大ズーム比25倍・高い解像力・明るい蛍光像を達成した研究用システム実体顕微鏡をはじめ、幅広いアプリケーションに対応するシステム実体顕微鏡のスタンダードモデルや、コストパフォーマンスに優れた使いやすい内斜系実体顕微鏡など、豊富なラインナップをご用意しております。

	SMZ25	SMZ18	SMZ1270/ 1270i	SMZ800N	SMZ745/SMZ745T	SMZ445/SMZ460	SMZ	
光学系	平行光学系				内斜光学系			光学系
ズーム比	25 : 1	18 : 1	12.7 : 1	8 : 1	7.5 : 1	4.4 : 1 / 4.3 : 1	5 : 1	ズーム比
ズーム倍率範囲	0.63~15.75×	0.75~13.5×	0.63~8×	1~8×	0.67~5×	0.8~3.5× / 0.7~3×	0.8~4×	ズーム倍率範囲
総合倍率*1 (標準組合せ時*2)	3.15~945× (6.3~157.5X)	3.75~810× (7.5~135X)	3.15~480× (6.3~80X)	5~480× (10~80X)	3.35~300× (6.7~50X)	4~70× (8~35X) / 3.5~60× (7~30X)	4.8~120× (8~40X)	総合倍率*1 (標準組合せ時*2)
作動距離*3	60mm	60mm	70mm	78mm	115mm	100mm	77.5mm	作動距離*3
画像取り込み	○	○	○	○	○ (SMZ745T)	—	—	画像取り込み
拡張性	○	○	○	○	—	—	—	拡張性
装置組込み	—	—	○	○	○	○	○	装置組込み

Index

実体顕微鏡

- SMZ25, SMZ18 4
- SMZ1270/1270i, SMZ800N 8
- SMZ745/745T 12
- SMZ445/460 13
- SMZ、ファーブルシリーズ 14

アクセサリー (SMZ25, SMZ18)

- ベースユニット、フォーカスユニット、
スタンド/フォーカスマウント、対物レンズ 15
- 鏡筒、レボルバー/フォーカスマウントアダプター、ステージ、
コントローラー、暗視野観察アクセサリー、
偏光観察アクセサリー 16
- 落射蛍光照明セット、ファイバー照明セット、同軸照明装置、
LEDリング照明装置 17

アクセサリー (SMZ1270/1270i, SMZ800N, SMZ745/745T, SMZ445, SMZ460, SMZ)

- 対物レンズ、補助対物レンズ 18
- レボルバー、鏡筒/アイレベルライザー、中間鏡筒 19
- ステージ、各種観察アクセサリー 20
- 照明装置 21
- スタンド 22
- ユニバーサルスタンド/フォーカスマウント 23

システム ダイアグラム・仕様/寸法図・仕様比較一覧表

- システム ダイアグラム (SMZ25/18) 24
- 仕様/寸法図 (SMZ25/18) 25
- システム ダイアグラム
(SMZ1270/1270i/800N, SMZ745/745T) 26
- 実体顕微鏡仕様比較一覧表 28

Parallel-optics type

研究用システム実体顕微鏡

SMZ25/SMZ18

ミクロからマクロまでのシームレスな観察を一台で実現

SMZ25/SMZ18は「高いズーム比」「高解像力」「明るい蛍光像」を目指して開発された実体顕微鏡です。

広い視野と微細な構造を観察できる解像力を両立し、多様なニーズへお応えします。

ダイナミックなズーム比と高解像力

- 最大ズーム比 25:1 (SMZ25)
- 両眼ともに最大開口数 (NA) = 0.312*

* : SMZ25/SHR Plan Apo 2×使用

明るく高コントラストな蛍光像

- フライアイレンズを採用、低倍側でもムラのない明るさ
- S/N比向上によるキレのよい観察像を実現

快適操作で作業効率向上

- 使いやすさを追求したリモートコントローラー (SMZ25)
- OCC照明(ニコン独自の斜光照明)対応／作業しやすい薄型LED透過照明ベース
- 幅広い観察に対応する照明装置、アクセサリーをラインナップ



SMZ25 SMZシリーズ最高の解像力とズーム比を実現した電動ズーム内蔵モデル。


SMZ18 高い光学性能とコストパフォーマンスを両立した手動ズーム内蔵モデル。

機種名	SMZ25	SMZ18
タイプ	電動ズーム式実体顕微鏡	手動ズーム式実体顕微鏡
対応観察方法	明視野 / 暗視野 / 蛍光 / 簡易偏光	
ズーム比	25:1	18:1
ズーム倍率範囲	0.63~15.75× (クリックストップ: 0.75/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 12/ 13.5x)	0.75~13.5× (クリックストップ: 0.75/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 12/ 13.5x)
最大倍率	315×* 1	270×* 1
実視野	Φ70mm*2	Φ59mm*2
対物レンズの最大開口数(NA)	0.312*3	0.3*3

*1: SHR Plan Apo 2×/ C-W10×B使用 *2: SHR Plan Apo 0.5×/ C-W10×B使用 *3: SHR Plan Apo 2×使用


ダイナミックなズーム比と高い解像力

ズーム比 25:1 **SMZ25**

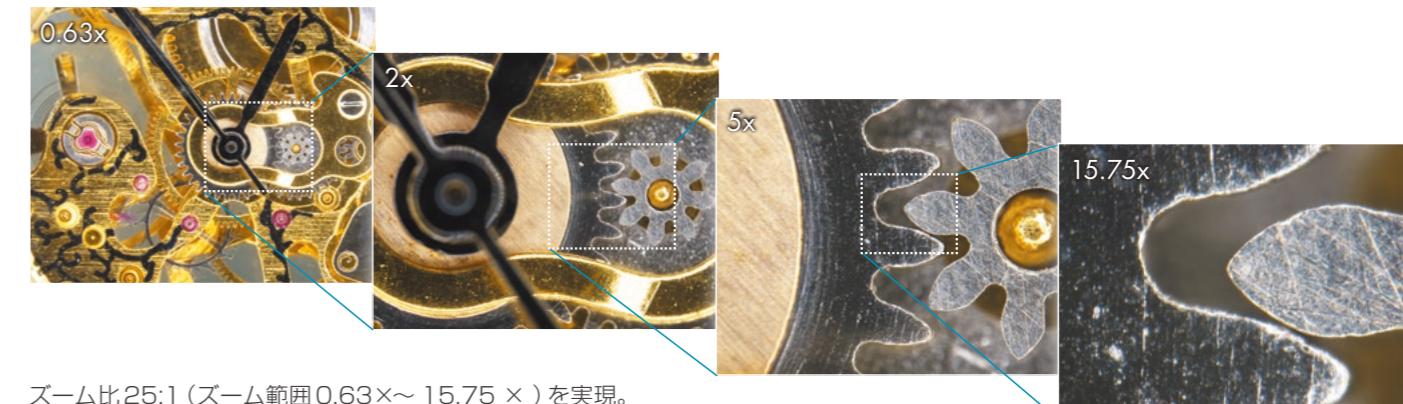

ズーム比 25:1 (ズーム範囲 0.63×~15.75×) を実現。
ミクロからマクロまでのシームレスな観察が可能。

シームレスな観察をサポートするオートリンクズーム **SMZ25**

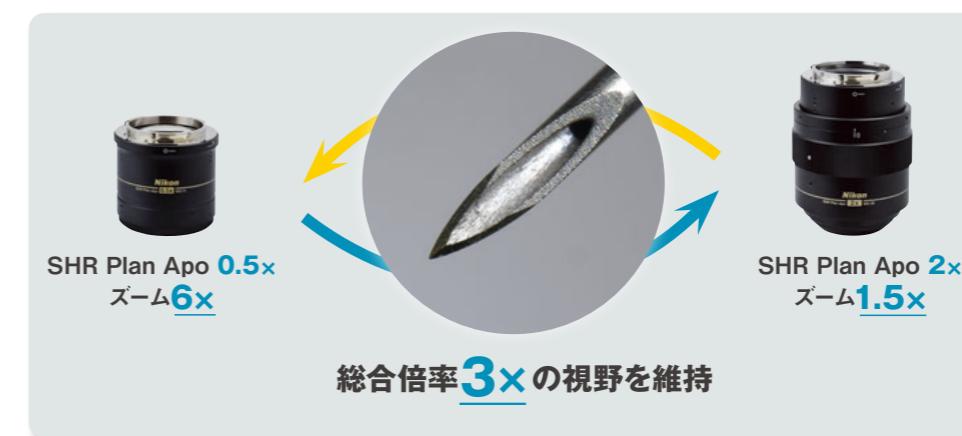

総合倍率 **3×** の視野を維持


対物レンズを切り替えると、今見ている視野を維持するように自動でズーム倍率が調整されます。低倍での全体像把握と、高倍での細部の観察の切り替えを常に連続的に行えます。

高解像力を実現する専用対物レンズ **SMZ25** **SMZ18**

対物レンズ「SHR Plan Apoシリーズ」により、ズーム最大時に 1100 本/mm (実測値、SHR Plan Apo 2×使用) の高い解像力を実現。低倍対物レンズ使用時にも視野周辺まで明るい観察が可能で、輪郭に色付きのない鮮明な観察像を取得できます。



解像力チャートによる解像度の比較

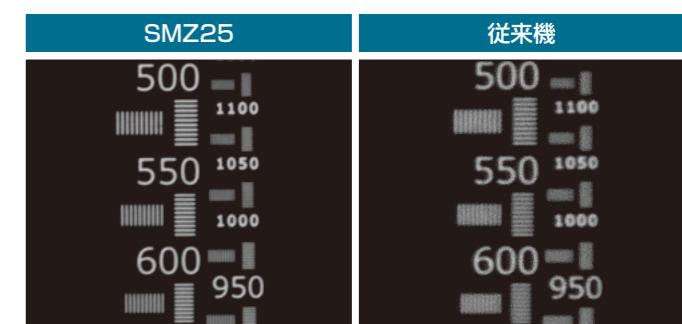

Parallel-optics type


明るく高コントラストな蛍光像

低倍域でも明るくムラのない蛍光像


蛍光照明装置にフライアイレンズを採用。視野周辺までムラなく照明できます。特にズーム低倍において瞳全体を照明し、明るい画像を取得できます。

S/N比に優れたキレのある蛍光像


ズームボディのレンズに短波長域透過率が高く、自家蛍光が少ない硝材を採用したこと、シグナルの向上とノイズの低減を実現。従来の実体顕微鏡では観察にくかった細胞分裂の様子や、微弱な蛍光も観察が可能になりました。

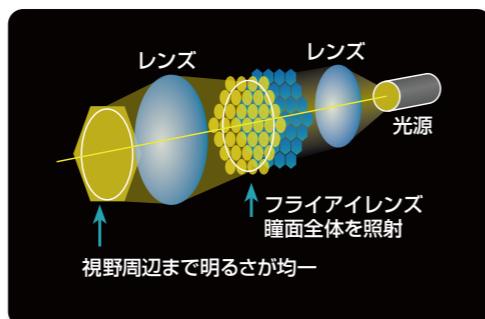

サンプル事例

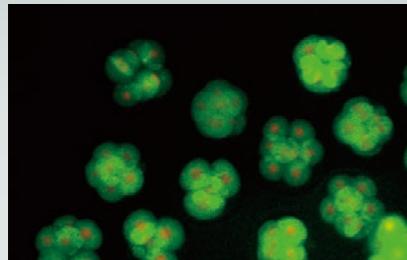

マウス受精卵
作例ご提供:大阪大学 微生物病研究所
生体応答遺伝子解析センター
遺伝子変動作成部門 特任准教授 山縣 一夫先生

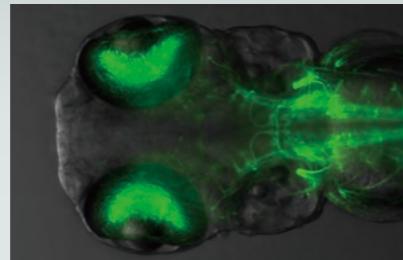

コリン作動性神経細胞で膜結合型Dendraを発現させたトランスクレッジエクゼプションTg(chat:Gal4, UAS:Dendra-kras)の3日目仔魚
(SMZ25使用、蛍光+明視野の組合せ)
作例ご提供:理化学研究所脳神経科学研究センター 知覚運動統合研究チーム 久保 郁先生、柿沼 久哉先生



基板

快適操作で作業効率向上

簡単操作のOCC照明

薄型LED透過ベースにはOCC照明を内蔵。ガラスやフィルムなど透明サンプルのパターンやキズ、表面の凹凸などのコントラストを強調することができます。



スライドレバーを前後に動かすだけの簡単操作。目盛り付きのため、再現も容易。OCC遮光板の挿入方向が前方から/後方からと二通りのため、コントラストの付き方を変えて観察ができます。

OCC照明の比較画像 (フィルム)



OCC照明とは…

Oblique Coherent Contrastの略で、Nikonが開発した斜光照明。真下から光を当てる通常の透過照明に対して、斜め方向から光を当てることで、無色透明な標本構造のコントラストを上げる照明方法です。

使いやすさを追求したリモートコントローラー

SMZ25

ズームとフォーカスを電動化し、接眼レンズをのぞきながら手元で快適に操作可能。フォーカスノブが左右両方に付いているので、どちらの手でもオペレーション・顕微鏡操作を行えます。



簡単・便利なデジタルイメージング

SMZ25

SMZ18

ソフトウェアやカメラコントロールユニットと組み合わせて、効率的に画像取得

SMZ25/SMZ18は、画像統合ソフトウェア NIS-Elements と組み合わせることにより、対物レンズなど各種顕微鏡情報の検出や電動ユニットの顕微鏡操作ができ、効率的に画像取得が行えます。



各種情報検出／制御対応表

	SMZ25+NIS-Elements	SMZ18+NIS-Elements
ズーム倍率	◎	○
フォーカス	◎	—
対物レンズ (レボルバー付き)	○	○
透過 LED 照明スタンド (ON/OFF、光量調整)	◎	○
蛍光用照明装置 (光量調整)	○	○
蛍光フィルター	○	○

上記以外の組み合わせについては別途お問い合わせください。

*NIS-Elements L/F(フリーパッケージ)は情報検出・制御に対応しておりません。NIS-Elements D/Br/Arをご使用ください。

画像撮影に適した垂直視切り替え

SMZ25

SMZ18

「状態検出レボルバー P2-RNI2」の使用時に、簡単操作でステレオポジション(立体視モード)とモノポジション(垂直視モード)を切り替えることができます。

垂直視/立体視モードの比較画像



立体視モード

垂直視モード

Parallel-optics type

システム実体顕微鏡

SMZ1270/1270i SMZ800N



進化し続ける実体顕微鏡のスタンダード

高倍率・高ズーム比、優れた色収差補正などの光学性能と快適な操作性を両立。

平行光学系の特長である拡張性を生かし、幅広いアプリケーションに対応するスタンダードモデル。

高いズーム比

- このクラスでは高い12.7:1(0.63 - 8X)のズーム比を誇る
SMZ1270/1270i
- 明るくムラのないWF対物レンズシリーズ

優れた色収差補正

- アポクロマート/セミアポクロマート光学系によるシャープな画像



SMZ1270

ズーム比12.7倍を実現した
実体顕微鏡のスタンダードモデル



SMZ1270i

SMZ1270に状態検出機能を
搭載したモデル
(写真は傾角三眼鏡筒・レボルバー・セット)



SMZ800N

基本性能、操作性がアップした
コストパフォーマンスモデル

簡単操作、より身近なデジタルイメージング

- 倍率情報をデジタルカメラコントロールユニットで自動検出
(SMZ1270i)
- レボルバー搭載により、スムーズな倍率切替と垂直視観察を実現
- 俯角の選べる鏡筒や薄型スタンドによる快適観察

多彩なアクセサリーによる高い拡張性

- 鏡筒やスタンドなど、上位機種と同等のアクセサリーをスタンダードクラスにもご用意

高いズーム比

広い倍率範囲

SMZ1270/1270iはこのクラスとしては非常に高いズーム比12.7:1(0.63× - 8×)を実現。スクリーニング作業に有効な35mmペトリディッシュ全体の観察*から、細胞組織の観察で必要とされる高倍率観察までを1台でカバーします。
*1×対物レンズ使用、最低ズーム倍率時



SMZ1270/1270iは35mm
ペトリディッシュの全体像が観察可能

SMZ1270/1270i広い観察範囲




例: セナガアナバチ

ズーム0.63×

ズーム8×

SMZ800Nはズーム範囲を1× - 8×と高倍率側に拡大し、かつNAを高くした事で、より高精細な観察像が得られます。ズーム最大時に640本/mm(P-ED Plan Apo 2X/WF対物レンズ使用)の高い解像力を実現しました。

SMZ800N解像力向上

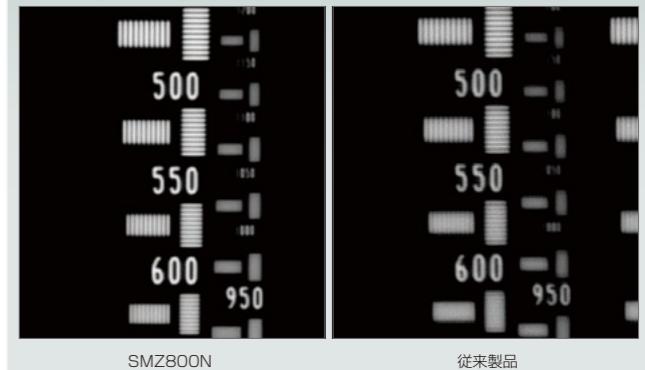

SMZ800N

従来製品


明るくムラのない対物レンズ

WF対物レンズシリーズにより、SMZ1270/1270iの低倍率観察時においても視野全体に明るくムラのない像が得られます。0.75×対物レンズもラインナップし、装置組込用途においても倍率と作動距離の選択肢が広がりました。



優れた色収差補正

SMZ1270/1270iはズームボディにアポクロマート光学系、SMZ800Nはセミアポクロマート光学系を採用し、高レベルな色収差補正を達成。これにより、輪郭に色付きのないシャープな観察像が得られます。

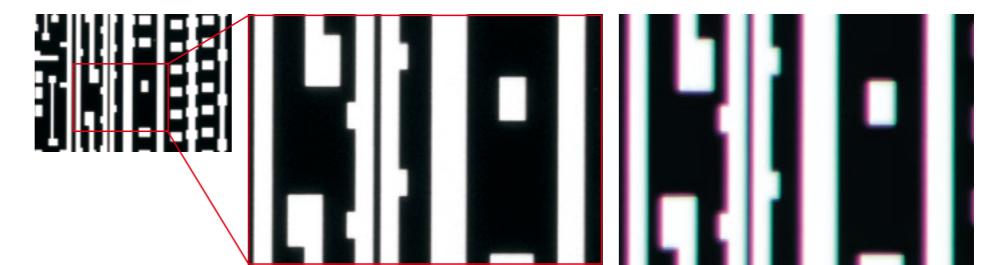

アポクロマート光学系
(SMZ1270+Plan Apo 1xで撮影)

従来製品


Parallel-optics type

簡単操作、より身近なデジタルイメージング

デジタルカメラとの連携 SMZ1270i

SMZ1270iは、画像統合ソフトウェアNIS-Elementsを使用して、ズーム倍率・対物レンズ情報*を検出可能です。倍率情報に合わせて計測値やスケールが自動的に変更されます。また、撮影条件として倍率情報も記録する事が可能です。

*状態検出レボルバーP-RNI2との組み合わせ時

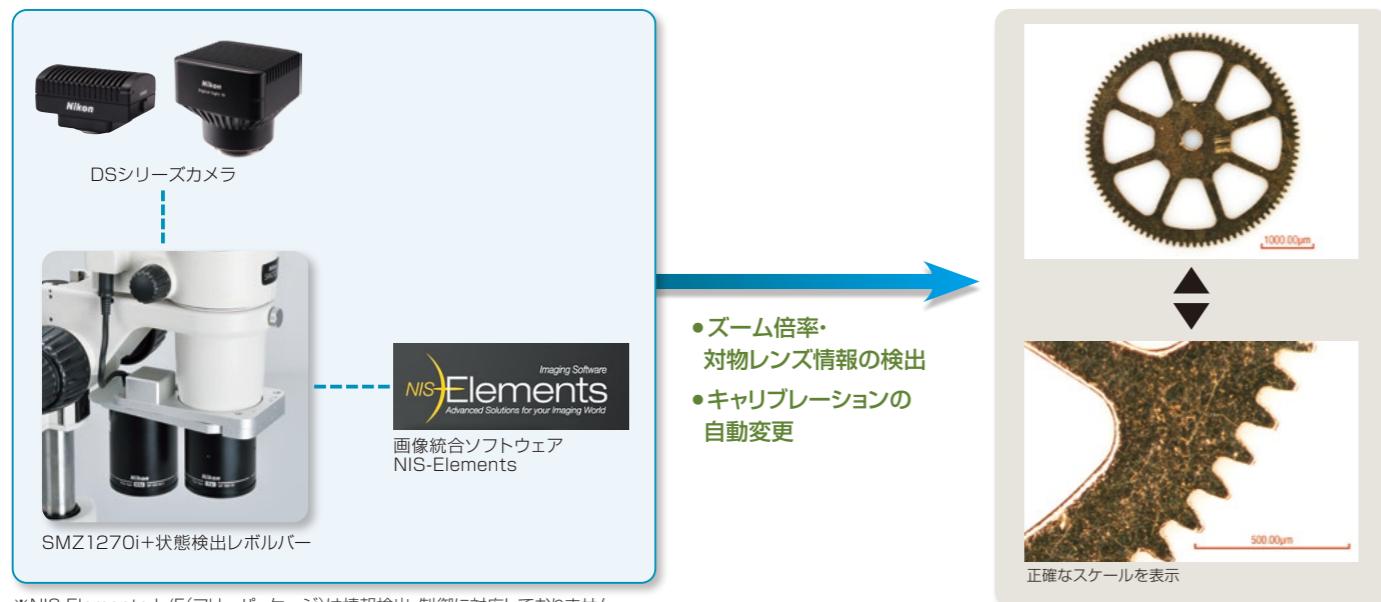

※NIS-Elements L/F(フリー版)は情報検出・制御に対応しておりません。
NIS-Elements D/Br/Arをご使用ください。


対物レンズ簡単切替えと垂直視観察

レボルバーの使用により対物レンズの切替えが簡単に行えます。また、垂直視観察が可能なため、スルーホール底部の撮影、正確な簡易計測、及びズレのない全焦点画像撮影ができます。



快適な姿勢で観察

自然な姿勢で楽に観察できるよう、さまざまな俯角の鏡筒をご用意。観察者の体格に合わせたアイレベルが得られます。また、プレーンスタンドやLED透過照明スタンドは薄型設計のため、試料の操作や交換が楽に行えます。

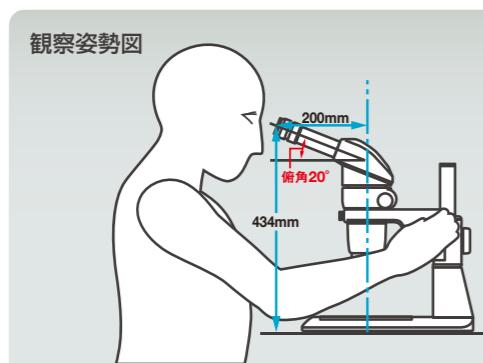


多彩なアクセサリーによる高い拡張性


三眼鏡筒や薄型LEDスタンドなど上位機種と同等のアクセサリーが使用可能で、さまざまなアプリケーションに対応する照明装置により、研究・開発分野の多様なご要望にお応えします。



繊維

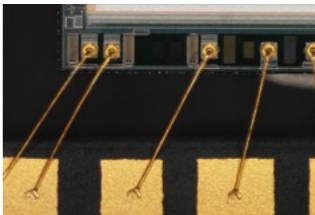


半導体

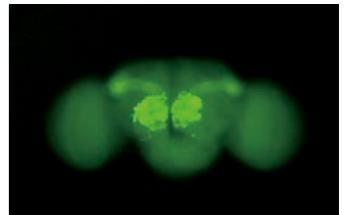

ショウジョウバエの成虫脳 GFP励起
作例ご提供：理化研究所 脳科学総合
研究センター知覚神経回路機構研究チーム
チーメリーダー 風間北斗先生

LED透過照明スタンド
およびファイバ透過
照明スタンドは、OCC
照明の陰影の付き方を
簡単に調整できます。

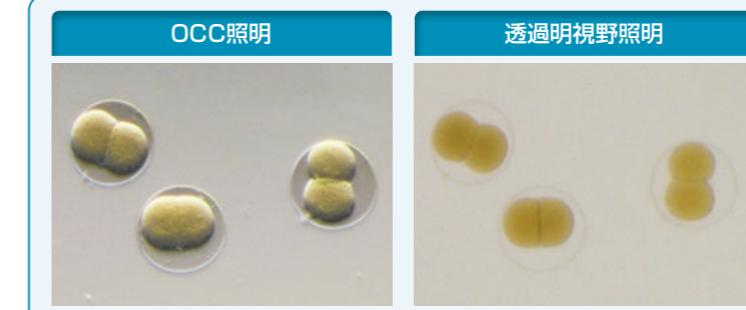

OCC照明は透明な試料のコントラストを強調して観察することができます。

作例：バフンウニ2細胞期




	SMZ1270	SMZ1270i	SMZ800N
光学系	平行系(ズーム倍倍式)		
ズーム比	12.7 : 1		8 : 1
ズーム範囲	0.63~8×(ストップ位置: 0.63/1/2/3/4/6/8×)		1~8×(ストップ位置: 1/2/3/4/6/8×)
総合倍率	3.15~480×(接眼および対物レンズの組み合わせによる) (同軸落射照明装着時: 15~540×)		5~480×(接眼および対物レンズの組み合わせによる) (同軸落射照明装着時: 22.5~540×)
鏡筒	俯角: 20°(双眼鏡筒P-B)/0~30°(傾角三眼鏡筒P-TERG100/P-TERG50)/10°(三眼鏡筒P-T100)		
接眼レンズ (視度補正機構付き)	C-W10×B(視野数22)、C-W15×(視野数16)、C-W20×(視野数12.5)、C-W30×(視野数7)		
対物レンズ	P-Plan Apo 0.5X/WF CH、P-Plan Apo 0.75X/WF CH、P-Plan Apo 1X/WF CH、 P-ED Plan 1.5X/WF、P-ED Plan 2X/WF		P-Plan Apo 0.5X/WF CH、P-Plan Apo 0.75X/WF CH、P-Plan Apo 1X/WF CH、 P-ED Plan 1.5X/WF、P-ED Plan 2X/WF、P-Plan 1X、P-Achrom 0.5X
作動距離	70mm(P-Plan Apo 1X/WF CH使用時)		78mm(Plan 1X使用時)
質量	約9.8kg(双眼鏡筒P-B+LED透過照明 スタンドP-DSL32の組み合わせ)	約11.9kg(傾角三眼鏡筒P-TERG+LED 透過照明スタンドP-DSL32の組み合わせ)	約6.8kg(双眼鏡筒P-B+プレーンスタンドC-PSNの組み合わせ)

※組み合わせには制限があります。詳しくはシステムダイアグラム(P26-27)をご参照ください。

寸法図


SMZ1270セットの場合

SMZ1270+双眼鏡筒P-B+P-Plan Apo 1X/WF CH+
プレーンスタンドP-PS32

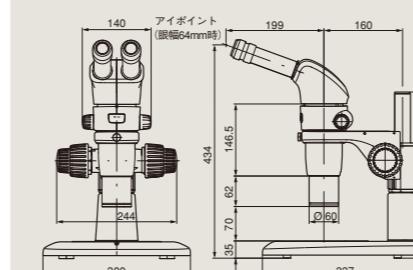


SMZ1270iセットの場合

SMZ1270i+傾角三眼鏡筒P-TERG+
P-Plan Apo 1X/WF CH+状態検出レボルバーP-RNI2+
LED透過照明スタンドP-DSL32

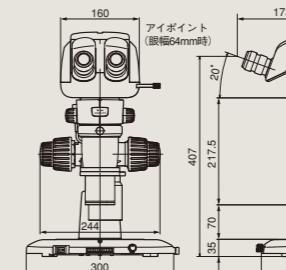

SMZ800Nセットの場合

SMZ800N+双眼鏡筒P-B+P-Plan 1X+
プレーンスタンドC-PSN

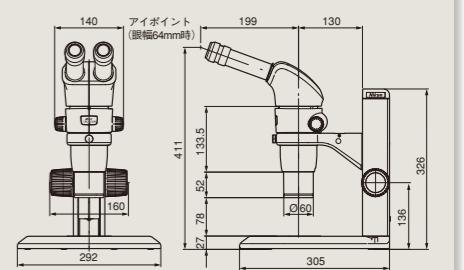

単位:mm

Greenough type

内斜系実体顕微鏡

SMZ745/745T

マクロからミクロまでカバーする7.5倍ズーム。
モニター観察／撮影ニーズに応える三眼鏡筒モデルも用意。

- 7.5倍の高ズーム比。ズーム範囲0.67～5×の広範囲な観察が行えます。
- 高倍率／高ズーム比ながら、115mmの長作動距離を実現。
- 撮影／モニタリングニーズに応える、三眼タイプのSMZ745Tを用意。
観察と撮影の光路切替えはワンタッチでOK。顕微鏡用デジタルカメラDS
シリーズ、USB接続のCCDカメラが装着可能で、モニターでの観察、撮影
が容易に行えます。



現場に強い、安心構造「A3(エー・スリー)システム」

• Air-tight SMZ745

接合部の気密性を高め、ゴミ、オイルミスト、水滴などの侵入を防止する
「エアタイト」構造。

エアタイト：JIS防水保護等級1級(IPX1)

• Anti-fungal SMZ745 SMZ745T

高温多湿の環境での使用にも安心な、ニコン独自のカビ防止処理。

• Anti-electrostatic (ESD) SMZ745 SMZ745T

顕微鏡にチャージされた静電気を速やかに放電し、歩留まり向上に貢献する帯電防止機構。放電性能：1000～10V、0.2秒以内



内斜系実体顕微鏡

SMZ445/460

コストパフォーマンスを追求した実体顕微鏡。

- SMZ445(俯角45°)と、装置組み込みに適したSMZ460(俯角60°)の2種類をラインナップ。
- コンパクトな設計に加え、ポロミラーの採用で光学系の軽量化を実現。
- ESD対策により、静電気による試料の損傷も防ぎます。



主な仕様


	SMZ445	SMZ460
光学系	内斜系(ズーム変倍式)	内斜系(ズーム変倍式)
ズーム比	4.4:1	4.3:1
ズーム範囲	0.8～3.5×	0.7～3×
総合倍率	8～35×(接眼レンズ、補助対物レンズの交換により4～70×)	7～30×(接眼レンズ、補助対物レンズの交換により3.5～60×)
鏡筒	俯角:45° 眼幅調整範囲:54～75mm 視度補正機構付き:両眼共	俯角:60° 眼幅調整範囲:54～75mm 視度補正機構付き:両眼共
接眼レンズ	Z445 E10×B(視野数21)、Z445 E15×B(視野数14)、Z445 E20×B(視野数12)	Z445 E10×B(視野数21)、Z445 E15×B(視野数14)、Z445 E20×B(視野数12)
補助対物レンズ	SM AL0.5×(作動距離181mm)、SM 0.7×(作動距離127.5mm)	SM AL0.5×(作動距離181mm)、SM 0.7×(作動距離127.5mm)
作動距離	100mm(標準組み合わせ時)	100mm(標準組み合わせ時)
質量	鏡体約1.0kg	鏡体約1.1kg

主な仕様


	SMZ745	SMZ745T
光学系	内斜系(ズーム変倍式)	内斜系(ズーム変倍式)、三眼鏡筒
ズーム比	7.5:1	
ズーム範囲	0.67～5×(ストップ位置: 0.67/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5x)	
総合倍率	3.35～300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組合せによる)	
直筒		0.55×レンズ内蔵、2/3型CCD以下対応
鏡筒	俯角: 45° 眼幅調整範囲: 52～75mm	
接眼レンズ(視度補正機構付き)	C-W10×B(視野数22)、C-W15×(視野数16)、C-W20×(視野数12.5)、C-W30×(視野数7)	
補助対物レンズ	G-AL0.5×(作動距離211mm)、G-AL0.7×(作動距離150mm)、G-AL1.5×(作動距離61mm)、G-AL2×(作動距離43.5mm)	
作動距離	115mm(標準組合せ時)	
エアタイト	JIS防水保護等級1級(IPX1)	—
質量	鏡体約1.6kg	鏡体約1.8kg

寸法図

SMZ445 SMZ445+コンパクトスタンドC-PSCN

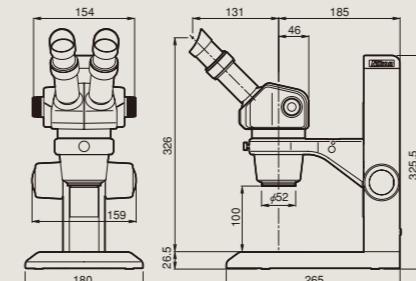


SMZ460 SMZ460+フォーカスマウントBN

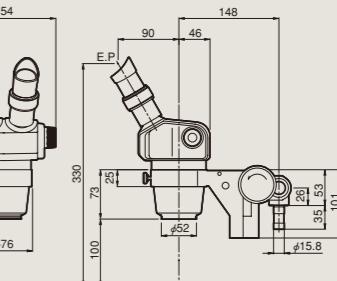


単位: mm

寸法図

SMZ745 SMZ745+プレーンスタンドC-PSN

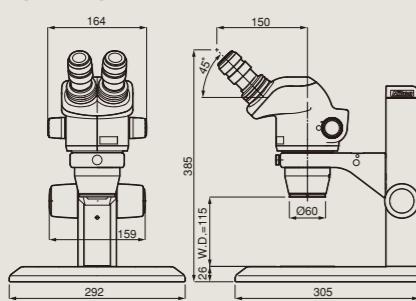

SMZ745T SMZ745T+プレーンスタンドC-PSN

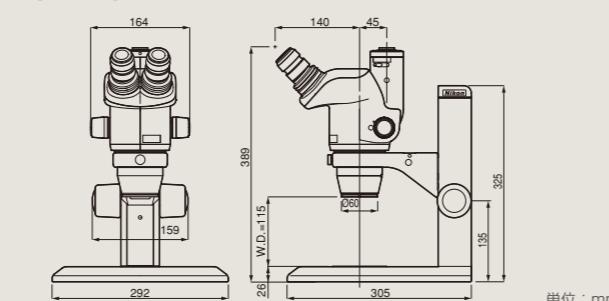

単位: mm

内斜系実体顕微鏡

SMZ

ズーミング対物レンズ系を組込んだ実体顕微鏡。

- ズーミングリングを水平(回転角90°)に設置したコンパクトな設計。
- 俯角は45°。快適に確実な観察が行えます。




SMZ (クレンメルはオプション)

主な仕様

SMZ	
光学系	内斜系(ズーム変倍式)
ズーム比	5:1
ズーム範囲	0.8~4×
総合倍率	8~60×(接眼レンズ・補助対物レンズの交換により4.8~120×)
鏡筒	俯角:45° 眼幅調整範囲:56~75mm
接眼レンズ	SM E10×A(視野数23)、Z445 E15×B(視野数14)、Z445 E20×B(視野数12)、C-W30×(視野数7)
補助対物レンズ	AL5(0.6X:作動距離103mm)、AL7(0.8X:作動距離95mm)
作動距離	7.7.5mm(標準組み合わせ時)
質量	鏡体約1.6kg、スタンド約1.9kg

寸法図

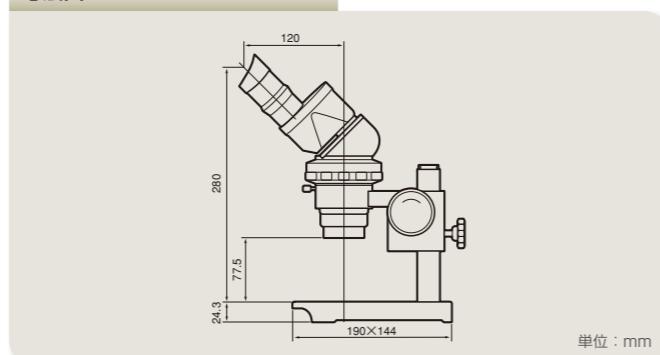

ネイチャースコープ「ファーブルシリーズ」

ファーブル／ファーブルミニ

どこにでも気軽に持ち運べる、文庫本サイズの携帯用実体顕微鏡。

主な仕様

ファーブル	ファーブルミニ
光学系	固定倍率式(20X)
鏡筒	上下左右正立像、右眼視度調節式、眼幅調節56~72mm 上下左右正立像、右眼視度調節式、眼幅調節51~72mm
電源	リチウム電池CR123Aタイプ、電池寿命約1時間(20°)
焦距範囲	設置面より上方50mmまで 設置面より上方42mmまで
大きさ(観察時)	184~238(H)×94(D)×100(W)mm 156~202(H)×89(D)×90(W)mm
質量	約610g(電池を除く) 約395g

多種多様な実体顕微鏡観察のニーズに応える
SMZ25/SMZ18 専用アクセサリー。

ベースユニット・フォーカスユニット・スタンド／フォーカスマウント

ベースユニット

操作部(光量調整、スイッチオン／オフ)をベース前面に集中配置することで、操作性をより向上させました。

ファイバー照明用ベース

従来のファイバー照明装置は、ハロゲン／LEDのいずれかの光源をお選びいただけます。



① ファイバー透過用ベース P2-DBF

薄型ベース

超薄型構造が特長のLED透過照明ベースとプレーンベースはデスクとの高低差が少ないため、ディッシュ交換やマニピュレーションなど、観察に伴う作業率のアップに貢献します。

スタンド／フォーカスマウント SMZ18

SMZ18専用スタンド、フォーカスマウント(反射照明観察用)です。支柱C-EP(100mm)との組み合わせにより、最大標本高さ157mmまで観察が可能です。



① 電動フォーカスユニット P2-MFU MOT

② フォーカスユニット P2-FU



対物レンズ SHR Plan Apo シリーズ

高い解像力と広い視野が特長のSHR Plan Apoシリーズをご用意。平坦性に優れ、色収差を高いレベルで補正します。全てのレンズで同焦点がとれているので対物レンズの切り替えも快適。取り付け／取り外しの操作を容易に行えるマウントを採用しています。



① P2-SHR Plan Apo 0.5 X
② P2-SHR Plan Apo 1 X
③ P2-SHR Plan Apo 1.6 X
④ P2-SHR Plan Apo 2 X

	P2-SHR Plan Apo 0.5 X	P2-SHR Plan Apo 1 X	P2-SHR Plan Apo 1.6 X	P2-SHR Plan Apo 2 X	
最大開口数(NA)	SMZ25	0.078	0.156	0.25	0.312
SMZ18	0.075	0.15	0.24	0.3	
作動距離	71mm	60mm	30mm	20mm	
補正環	—	—	—	0~3mm 水深	
対応透過波長				380~700nm	

鏡筒

傾角三眼鏡筒を2種類、低アイレベル三眼鏡筒を1種類ご用意しました。すべての鏡筒にカメラポートを備えているため、顕微鏡用デジタルカメラDigital Sightシリーズとの組み合わせで画像撮影が可能です。



- ① 傾角三眼鏡筒 P2-TERG100 (光路切替比 100:0/0:100)
- ② 傾角三眼鏡筒 P2-TERG50 (光路切替比 100:0/50:50)
- ③ 低アイレベル三眼鏡筒 P2-TL100 (光路切替比 100:0/0:100)

レボルバー/フォーカスマウントアダプター

対物レンズを2本取り付けられる状態検出レボルバーと、対物レンズを1本のみ使用する場合に取り付けるフォーカスマウントアダプターの2種類をご用意しています。



- ① 状態検出レボルバー P2-RNI2
- ② フォーカスマウントアダプター P2-FM

リモートコントローラー

フォーカス上下動やズーム、蛍光フィルターキューブ切り替え、透過LED照明の光量調整などの顕微鏡操作に加え、顕微鏡デジタルカメラDigital Sightシリーズの撮影操作も、接眼レンズをのぞきながら手元で簡単に行えます。



リモートコントローラー P2-RC

偏光観察アクセサリー

アナライザーは対物レンズ側に、ポラライザーはステージ側に取り付けて使用します。



① 透過偏光装置 P2-POL

ステージ

ベースユニットに取り付け可能な、移動量6×4インチ(150×100mm)のXY移動ステージです。画像ソフトウェアとの組み合わせで、大きな標本の画像取得がスムーズに行えます。スライディングステージやティルティングステージなどもご用意しております。



ステージ P-SXY64

暗視野観察アクセサリー

各ベース/スタンドに置くだけで暗視野観察が可能になります。



- ① LED 透過暗視野ユニット P-DF2
- ② 遮光カバー

落射蛍光照明セット

電動落射蛍光セット

蛍光ターレットをリモートコントローラー(または画像統合ソフトウェアNIS-Elements)で切り替え可能です。



- ① 電動落射蛍光装置 P2-EFLM2
- ② 遮光板(本体付属)
- ③ 蛍光フィルターキューブP2-EFL GFP-B/GFP-L/RFP
- ④ 明視野キューブP2-EFLBFA
- ⑤ コントロールボックスA P2-CTLA
- ⑥ リモートコントローラー P2-RC
- ⑦ 同軸照明用1/4波長板 (P2-CIA QL 1X/0.5X)



SMZ25との組み合わせ例

手動落射蛍光セット

高性能な落射蛍光照明に、お手軽な手動版もご用意しています。



- ① 落射蛍光装置 P2-EFLI2
- ② 遮光板(本体付属)
- ③ 蛍光フィルターキューブP2-EFL GFP-B/GFP-L/RFP
- ④ 明視野キューブP2-EFLBFA
- ⑤ コントロールボックスB P2-CTLB
- ⑥ 同軸照明用1/4波長板 (P2-CIA QL 1X/0.5X)



SMZ18との組み合わせ例

ファイバー照明セット

フレキシブルダブルアームファイバー照明セット

標本に合わせて、ファイバーの高さや照明角度を自由に変えられるダブルアームファイバー照明です。ファイバーホルダーは可変式なので、最適な位置で簡単に固定できます。

- ① フレキシブルダブルアーム
ファイバー照明装置 C-FDF
- ② ファイバーホルダー C-FDH
- ③ ファイバー用LED光源 C-FLED2



SMZ18との組み合わせ例

リングファイバー照明セット

写真撮影に有効な反射照明装置。SHR Plan Apo 1×とSHR Plan Apo 0.5×で使用可能です。

- ① リングファイバー照明装置 P2-FIR
- ② ファイバー用LED光源 C-FLED2



SMZ25との組み合わせ例

同軸照明装置

標本面からの反射光を観察するための装置です。標本に厚みがある場合の無影撮影に適しています。

- ① 同軸落射照明装置 P2-CIA
- ② ファイバー用LED光源 C-FLED2
- ③ 同軸照明用1/4波長板
P2-CIA QL 1x
P2-CIA QL 0.5x



SMZ18との組み合わせ例

LEDリング照明装置

白色LEDは付属の調光ダイヤルにより調光可能です。

- ① LEDリング照明装置 P2-FIRL2



SMZ18との組み合わせ例

Accessory

SMZ1270/1270i SMZ800N SMZ745/745T SMZ445/460 SMZ

実体観察の現場をサポートする、
豊富に取り揃えたアクセサリー。



対物レンズ

高NA/高解像力で平坦性・色収差補正に優れ、広視野観察に対応したPlan Apo WFシリーズをはじめ、各種の倍率・作動距離のレンズが選択可能です。

SMZ1270/1270i SMZ800N



- ① P-Plan Apo 0.5X/WF CH
 ② P-Plan Apo 0.75X/WF CH
 ③ P-Plan Apo 1X/WF CH
 ④ P-ED Plan 1.5X/WF
 ⑤ P-ED Plan 2X/WF

	対物レンズ	作動距離 (mm)	ズーム倍率	NA	実視野 *1
P-Plan Apo	0.5x/WF CH	82	0.63x	0.0095	69.8
	8x		0.0525		5.5
	0.75x/WF CH	107	0.63x	0.0143	46.6
	8x		0.0788		3.7
	1x/WF CH	70	0.63x	0.0190	34.9
	8x		0.1050		2.8
P-ED Plan	1.5x/WF	44	0.63x	0.0285	23.3
	8x		0.1575		1.8
	2x/WF	35	0.63x	0.0380	17.5
	8x		0.2100		1.4

*1 接眼レンズC-W10xBの時

SMZ800N



- ① P-Achromatic 0.5X
 ② P-Plan 1X

	対物レンズ	作動距離 (mm)	ズーム倍率	NA	実視野 *1
P-Achromatic	0.5x	189	1x	0.0145	44
	8x		0.0525		5.5
P-Plan	1x	78	1x	0.0290	22
	8x		0.1050		2.75

*1 接眼レンズC-W10xBの時


補助対物レンズ

顕微鏡	補助対物レンズ	作動距離 (mm)
SMZ745/745T	G-AL 0.5x	211
	G-AL 0.7x	150
	G-AL 1.5x	61
	G-AL 2x	43.5

顕微鏡	補助対物レンズ	作動距離 (mm)
SMZ445/460	SM AL0.5x	181
	SM AL0.7x	127.5
SMZ	AL5	103
	AL7	95

レボルバー

2本の対物レンズが装着できるレボルバーです。簡単操作で立体視モード/垂直視モードの切替えもおこなえるため、像の傾きがない観察が可能です。

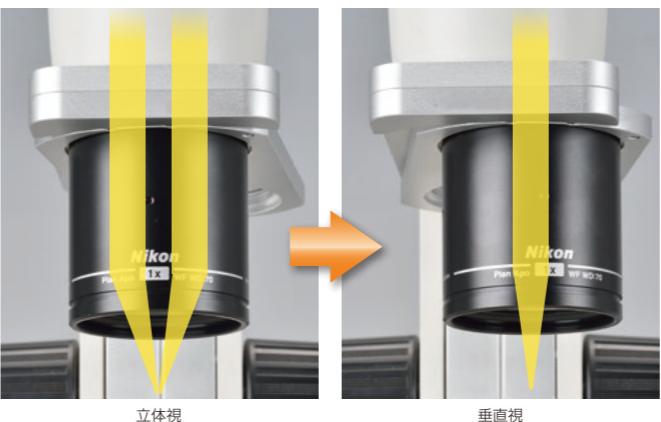

レボルバー P-RN2 SMZ1270/1270i SMZ800N

2本の対物レンズを簡単に切り替えることができ、より広い倍率範囲を楽に観察できます。



状態検出レボルバー P-RNI2 SMZ1270i

状態検出機能を搭載したSMZ1270i用レボルバーです。



鏡筒 / アイレベルライザー

SMZ1270/1270i SMZ800N

自然な姿勢で快適に観察できます。俯角の異なる多彩な鏡筒により、中間鏡筒や照明装置の装着時にも最適なアイレベル・俯角が確保できます。三眼鏡筒は、カメラ搭載用ポートを備えています。

双眼鏡筒 P-B

俯角は、背筋が伸びた自然な検鏡姿勢で観察できる20°に設定。長時間の観察における疲労を軽減します。



傾角三眼鏡筒 P-TERG100/P-TERG50

観察者の体格や中間鏡筒に応じて、俯角を0°～30°に調整できます。観察：カメラの光路比は100:0/0:100(P-TERG100)、100:0/50:50(P-TERG50)に切り替え可能です。



傾角三眼鏡筒P-TERG100

三眼鏡筒 P-T100

接眼部を180°回転してアイレベルを約106mm上げることができます。観察：カメラの光路比は100:0/0:100に切替可能です。



顕微鏡本体と鏡筒の間に装着することにより、25mm単位で簡単にアイレベルを上げることが可能です。



中間鏡筒

SMZ1270/1270i SMZ800N

顕微鏡本体と鏡筒の間に各種の中間鏡筒を挿入することが可能です。

ビームスプリッター S2 P-IBSS2

TV直筒やカメラアダプターを装着することで、デジタルカメラを搭載可能。双眼鏡筒のセットでも写真撮影が行えます。左接眼：右接眼：カメラの光路比は100:100:0/100:50:50に切り替えることができます。

ティーチングヘッド装置 P-THSS

ティーチングヘッド側の接眼レンズで顕微鏡と同一視野を観察できるため、教育用に最適です。視野内の任意の場所を指示すことができるポインターもご用意。

描画装置 P-IDT

同一視野内に観察像と描画像を重ねて見ることができるために、観察像をなぞることで簡単に試料のスケッチが可能です。描画像への光路を遮断するスイッチも装備。

Accessory

SMZ1270/1270i SMZ800N SMZ745/745T SMZ445/460 SMZ

ステージ

試料の移動がスムーズに行える各種のステージをご用意。視野を滑らかに確実に変更することができます。

透過スライディングステージC-SSL

透過照明観察に使用します。
ステージの端を軽く押すだけで試料をスムーズに移動できます。移動範囲Ø38mm以内。

SMZ1270/1270i SMZ800N
SMZ745/745T SMZ445/460



ティルティングステージC-TRS

ステージ部を水平から30°の範囲で全方向に傾けることが可能です。試料の滑り止めシートを採用。

SMZ1270/1270i SMZ800N
SMZ745/745T SMZ445/460
SMZ



各種観察アクセサリー

透過照明や落射照明を利用したさまざまな観察装置をご用意。通常の照明方法では観察が難しい試料に対応します。

落射蛍光照明装置 P-EFL2

フィルターキューブを最大4個まで搭載可能。フライアイレンズの採用により、視野周辺部まで明るい観察像が得られます。

SMZ1270/1270i
SMZ800N



偏光装置 C-POL

アナライザ(検光子)を対物レンズに、
ポラライザー(偏光子)をスタンド上に搭載して使用します。

SMZ1270/1270i
SMZ800N
SMZ745/745T



スライディングステージ2型

反射照明観察に使用します。
ステージの端を指先で軽く押すだけで、試料を載せたまま、任意の方向に滑らかに動かせます。移動範囲Ø40mm以内。

SMZ1270/1270i SMZ800N
SMZ745/745T SMZ445/460
SMZ



ステージP-SXY64

XY方向への視野の移動が行えます(ストローク：150x65mm)。AZ100用各種ステージアダプターにより多彩な試料に対応します。
透過照明、反射照明のどちらにも使用可能。

SMZ1270/1270i SMZ800N
SMZ745/745T SMZ445/460



照明装置

*リング照明装置の取り付けには、別途G-OBA60アダプターが必要です。

リング照明装置

全方向からムラなく照明するため、視野に影を付けずに撮影が可能。電子基板などの観察に最適。



リングファイバー照明装置 C-FIR

光源外置きのファイバー照明のため、熱が試料に伝わらず、明るい観察が可能です。

SMZ1270/1270i SMZ800N
SMZ745/745T SMZ445/460
SMZ

LEDリング照明装置 LMS100x60-15W

色温度が一定(6500±500K)。調光ダイヤルを本体に装備。カバーは2種類装備。帯電防止仕様。

SMZ1270/1270i SMZ800N
SMZ745/745T SMZ445/460
SMZ

SMZ1270/1270i SMZ800N
SMZ745/745T SMZ445/460
SMZ



4方向LEDリング照明装置 SM-LW4-S4

調光ユニットのボタンスイッチで4方向それぞれオン&オフ照射切り替えが可能です。

SMZ1270/1270i SMZ800N SMZ745/745T
SMZ445/460 SMZ

同軸照明装置

金属研磨サンプルや半導体ウエハーなどフラットで高反射率の試料を、明視野で観察する際に最適。

同軸落射照明装置 P-CI

平行系実体顕微鏡用の同軸落射照明。観察面全体に明るい照明が得られます。

*同軸照明用1/4波長板を併用

SMZ1270/1270i SMZ800N



アーム照明装置 / 落射照明装置

照明の方向や角度を自由に調節して試料に光を当てる事が可能。



ダブルアームファイバーライト装置 C-FID2

光源の熱を試料に伝えないファイバーライト装置。アームは任意の形で固定できるため、照明方向や角度を自由に調整可能です。

SMZ1270/1270i SMZ800N
SMZ745/745T SMZ445/460
SMZ

フレキシブルダブルアームファイバーライト装置 C-FDF

光源の熱を試料に伝えないファイバーライト装置。ファイバーホルダーを使用して、ファイバーライトを任意の位置・角度で保持できます。

SMZ1270/1270i SMZ800N
SMZ745/745T SMZ445/460



LED落射照明装置 C-LSL2

プレーンスタンドC-PSN/コンパクトスタンドC-PSCNに取り付けて、鏡体後方から照明角度を簡単に調節可能です。スタンドに取り付けて任意の位置で固定できる2種類のアームをご用意。

SMZ1270/1270i SMZ800N SMZ745/745T
SMZ445/460

スタンド

プレーンスタンドC-PSN/
コンパクトスタンドC-PSCN

試料の操作が楽な薄型設計。手を置きやすく快適に作業できます。C-PSCNはベース部がより小さく場所をとります。

タイプ	反射専用	反射専用	反射/透過型
透過照明方法	—	—	明視野照明/落射斜光照明
内蔵フィルター	—	—	—
微動フォーカス ダイヤル	—	—	—
観察倍率	全対物レンズ、全ズーム域	全対物レンズ、全ズーム域	全対物レンズ、全ズーム域
対応機種	SMZ1270/1270i *P-PS32はSMZ18にもお使いいただけます。	SMZ800N SMZ745/745T SMZ445/460	SMZ1270/1270i SMZ800N SMZ745/745T SMZ445/460



透過照明スタンドC-DS

手を置いて作業のしやすいハンドレスト付き透過照明スタンド。LED照明ユニットC-DSLU2を取り付けて使用します。

タイプ	透過型	透過型	透過型
透過照明方法	明視野照明	明視野照明/OCC照明	明視野照明/OCC照明
内蔵フィルター	—	無し ※φ45mm フィルター受けあり	NCB11, ND4, 16
微動フォーカス ダイヤル	—	有り	有り
観察倍率	全対物レンズ、全ズーム域	対物レンズ0.5xはズーム1.5x以上 * OCC照明は対物レンズにより使用条件が異なります。	対物レンズ0.5xはズーム1.5x以上 * OCC照明は対物レンズにより使用条件が異なります。
対応機種	SMZ1270/1270i *P-DSL32とP-DSF32は、SMZ18にもお使いいただけます。	SMZ800N SMZ745/745T SMZ445/460	SMZ1270/1270i SMZ800N SMZ745/745T SMZ445/460



プレーンスタンドP-PS32

薄型設計に加えて、ステージプレートがφ180mm、支柱と光軸の間が160mmと大型なので、快適に作業できます。

ハイブリッドLEDスタンド
C-LEDS

薄型軽量ながら反射・透過照明観察が1台で可能。照明一体型なので広い作業スペースを確保できます。両照明の同時使用も可能。


ユニバーサルスタンド/フォーカスマウント

ユニバーサルスタンド1型G-US1A CH /
ユニバーサルスタンド2型G-US2 CH


焦準スタンドに載らないような大きな試料の検鏡に便利。スタンドのアームにフォーカスマウントを介して、実体顕微鏡本体を取り付け可能です。G-US1A CHはテーブルクランプ型です(テーブル板の厚み3~53mmに対応)。

- SMZ1270/1270i/800N/745/745T/445/460には、フォーカスマウントBN C-FMBNを併用。
- SMZには、SMフォーカスマウント2とSM USアダプターG-USAを併用。
- SMZ1270/1270i/800Nには中間鏡筒の取り付けによる使用は不可です。


ユニバーサルスタンド1型G-US1A CH

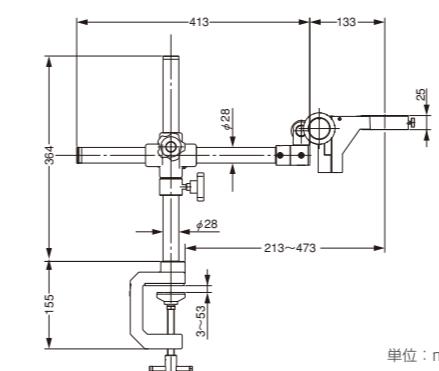

ユニバーサルスタンド2型G-US2 CH

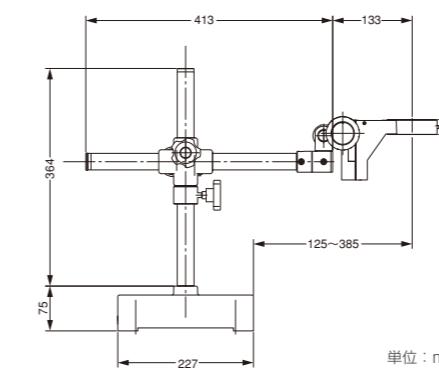

ユニバーサルスタンドP

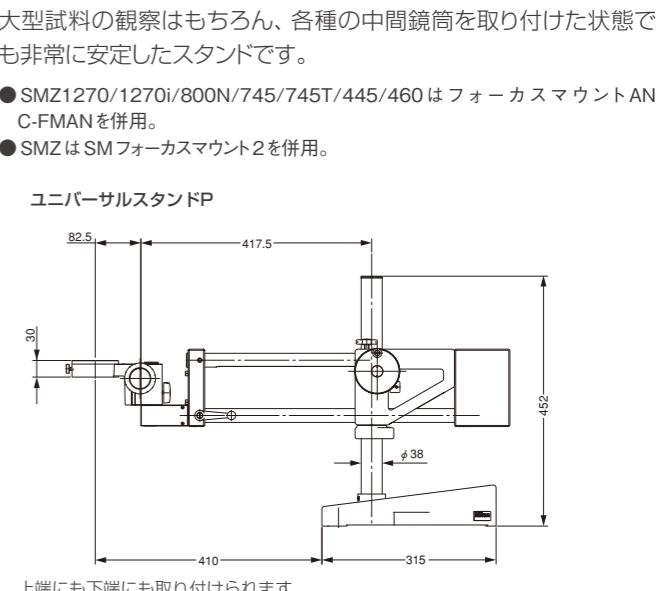


mm

主な仕様

型式	G-US1A CH	G-US2 CH	P
上下ストローク	G-US1A CH: 253mm G-US2 CH: 254mm	229mm	
左右ストローク	260mm	272mm	
質量(約)	4.4kg	23.0kg	30.5kg
フォーカスマウントAN C-FMAN	—	○	—
フォーカスマウントBN C-FMBN	○	—	—
フォーカスマウントCN C-FMCN	—	—	—
SMフォーカスマウント2	○*	○	—

○: 使用可能な組み合わせ *SM USアダプターG-USAが必要です。

SM USアダプターG-USA

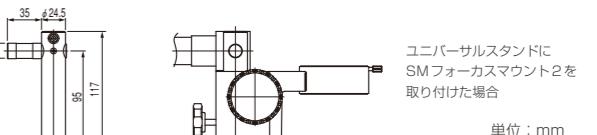


mm

フォーカスマウント

フォーカスマウントAN C-FMAN	フォーカスマウントBN C-FMBN	フォーカスマウントCN C-FMCN	SMフォーカスマウント2
焦準範囲	40mm	50mm	50mm
質量(約)	0.6kg	0.8kg	1.6kg
帯電防止(ESD)	○	○	—
適合機種	SMZ1270/1270i/800N/745/745T/445/460	SMZ1270/1270i/800N/745/745T/445/460	SMZ

システム ダイアグラム(SMZ25/18)

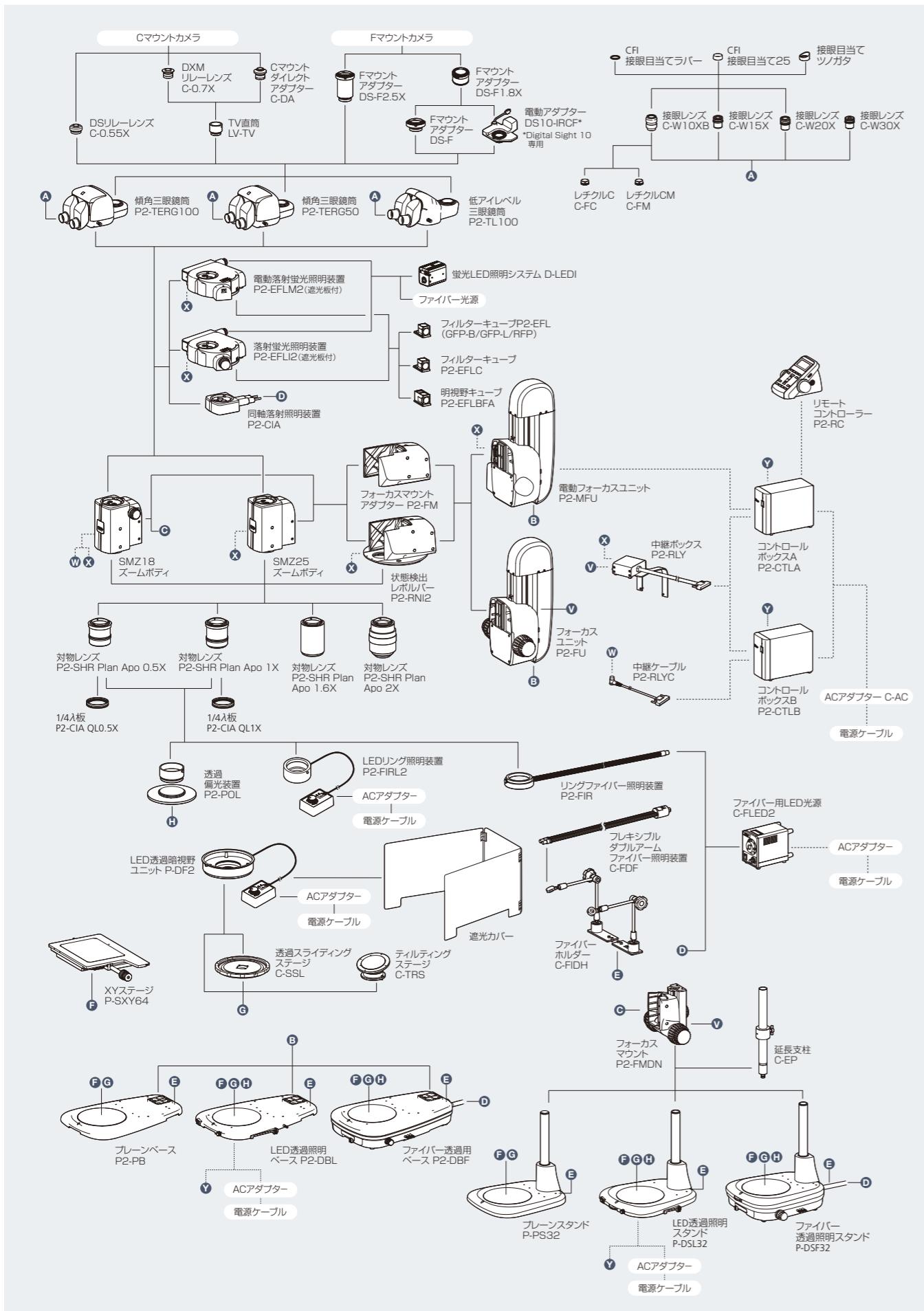


仕様 / 尺法図 (SMZ25/18)

主な仕様


SMZ25		SMZ18
ズーム本体	光学系 平行系(ズーム変倍式)・アポクロマート光学系 ズーム駆動方式 電動 ズーム比 25:1 ズーム範囲 0.63~15.75× 開口絞り 本体内蔵	手動 18:1 0.75~13.5× (クリックストップ: 0.75/1/2/3/4/5/6/8/10/12/13.5x)
対物レンズ(NA, WDmm)	<ul style="list-style-type: none"> P2-SHR Plan Apo 2× P2-SHR Plan Apo 1.6× P2-SHR Plan Apo 1× P2-SHR Plan Apo 0.5× 	<ul style="list-style-type: none"> 0.312, 20(水深0~3mm対応補正環付) 0.25, 30 0.156, 60 0.078, 71
総合倍率(接眼レンズ10×使用)	3.15~315倍(対物レンズによる)	3.75~270倍(対物レンズによる)
接眼レンズ(視野数)	<ul style="list-style-type: none"> C-W 10×B(22) C-W 15×(16) C-W 20×(12.5) C-W 30×(7) 	
鏡筒(双眼/直筒)	<ul style="list-style-type: none"> 傾角鏡筒 P2-TERG 100 (100/0, 0/100) 傾角鏡筒 P2-TERG 50 (100/0, 50/50) 俯角: 0°~30° 低アイレベル三眼鏡筒 P2-TL100 (100/0, 0/100) 俯角: 10° 	
焦準部(対物レンズ同焦点位置からのストローク)	<ul style="list-style-type: none"> 電動フォーカスユニット P2-MFU (上方96mm、下方4mm) フォーカスユニット P2-FU (上方97mm、下方5mm) 	
フォーカスマウントアダプター・レボルバー	<ul style="list-style-type: none"> フォーカスマウントアダプター P2-FM 状態検出レボルバー P2-RNI2 (対物レンズ2本取付可) 	<ul style="list-style-type: none"> フォーカスマウントアダプター P2-FM 状態検出レボルバー P2-RNI2 (対物レンズ2本取付可)
ベース/スタンド	<ul style="list-style-type: none"> フレーンベース P2-PB LED透過照明ベース P2-DBL (OCC照明内蔵) ファイバー透過照明ベース P2-DBF 	<ul style="list-style-type: none"> フレーンスタンド P-PS32 LED透過照明スタンド P-DSL32 ファイバー透過照明スタンド P-DSF32
ステージ	ステージ P-SXY64	透過照明用スライディングステージ C-SSL
観察方法	明視野観察、簡易偏光観察(透過偏光装置 P2-POLとの組合せ)、暗視野観察(LED透過暗視野ユニット P-DF2との組合せ)、斜光照明観察(OCC照明)、落射蛍光観察	傾斜観察用ステージ C-TRS
落射蛍光装置	<ul style="list-style-type: none"> 蛍光フィルターキューブ最大4個装着可、光学系にフライアイレンズを採用 電動落射蛍光照明装置 P2-EFLM2 落射蛍光照明装置 P2-EFLI2 LEDリング照明装置 P2-FIRL2 	
反射照明装置	ファイバー光源との組合せで使用	
反射照明装置用光源	<ul style="list-style-type: none"> 同軸落射照明装置 P2-CIA リングファイバーライティング装置 P2-FIR フレキシブルダブルアームファイバーライティング装置 C-FDF 	
質量	約32kg (電動落射蛍光装置、傾角鏡筒、電動フォーカスユニット、状態検出レボルバー、LED透過照明ベース J×/0.5×対物組合せ時)	約30kg (落射蛍光装置、傾角鏡筒、フォーカスユニット、状態検出レボルバー、LED透過照明ベース 1×/0.5×対物組合せ時)
消費電力	約30W (電動落射蛍光装置、傾角鏡筒、電動フォーカスユニット、状態検出レボルバー、LED透過照明ベース組合せ時)	約10W (落射蛍光装置、傾角鏡筒、フォーカスユニット、状態検出レボルバー、LED透過照明ベース組合せ時)

寸法図

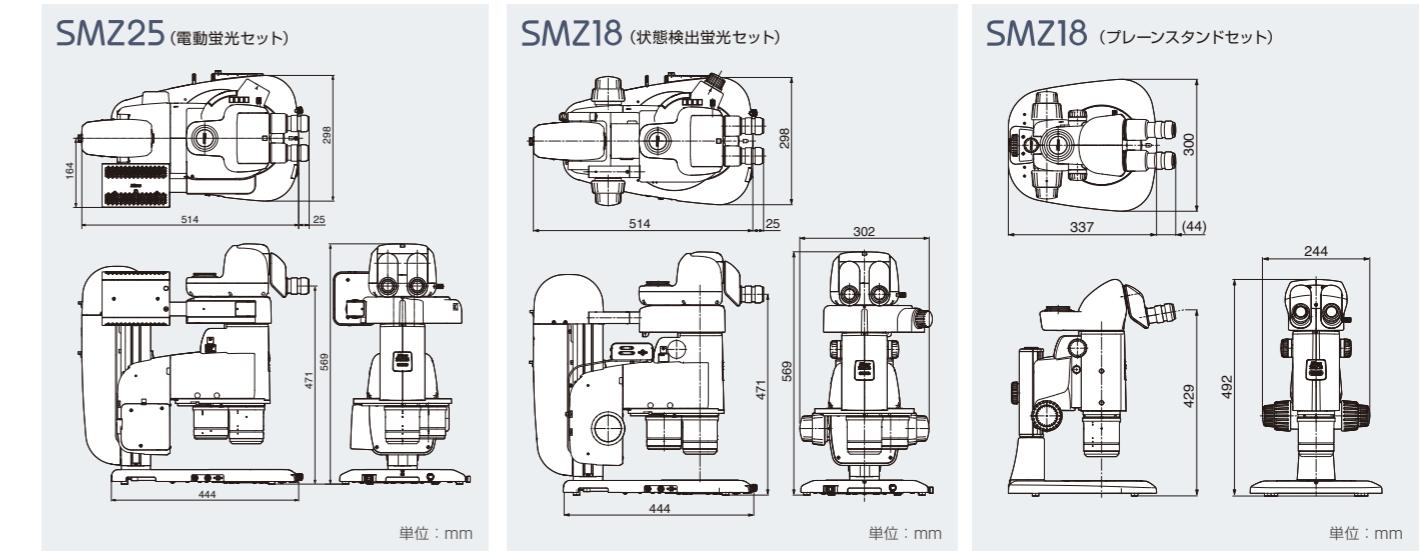


システム ダイアグラム(SMZ1270/1270i/800N、SMZ745/745T)


SMZ1270/1270i/800N

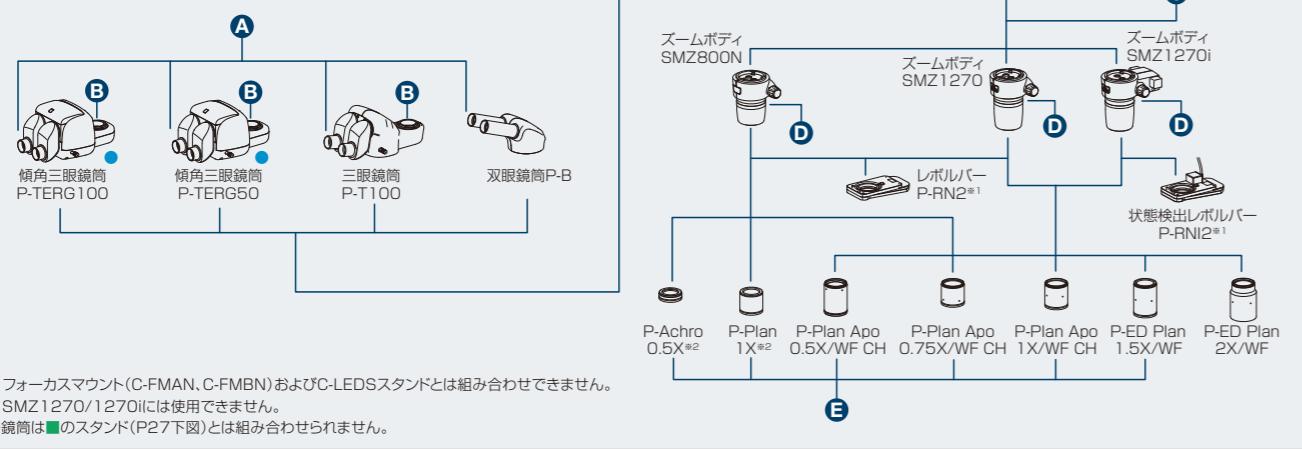


SMZ745/745T

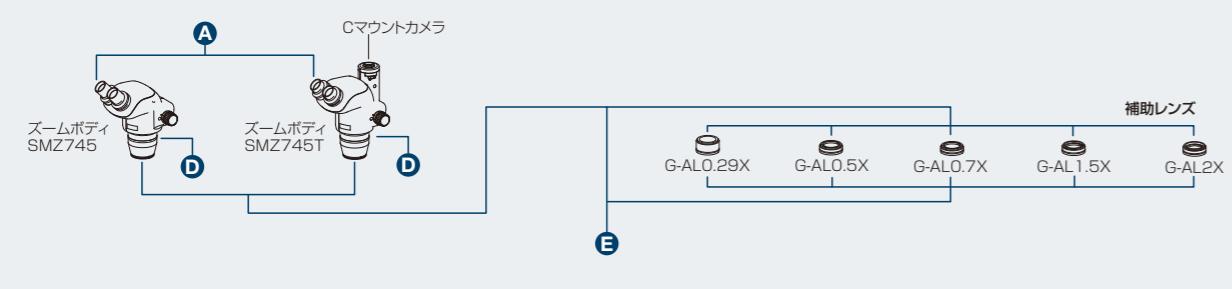


接眼レンズ/写真アダプター

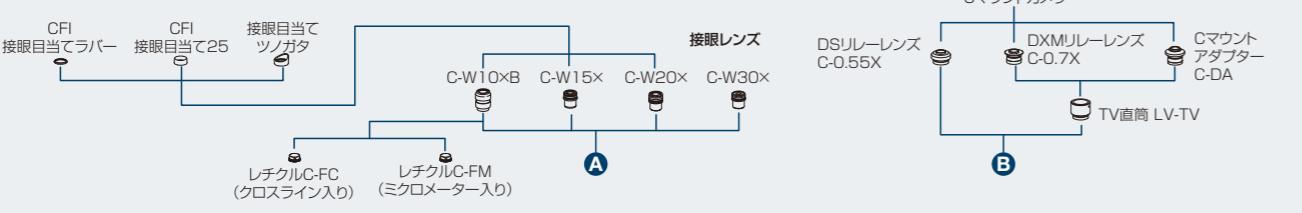


中間鏡筒

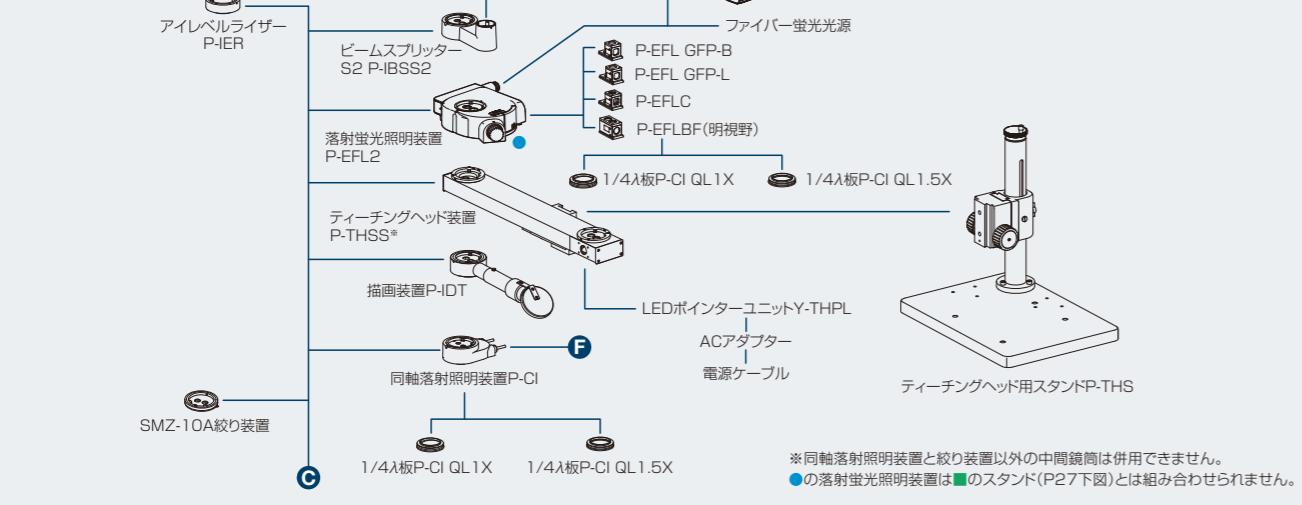

照明装置

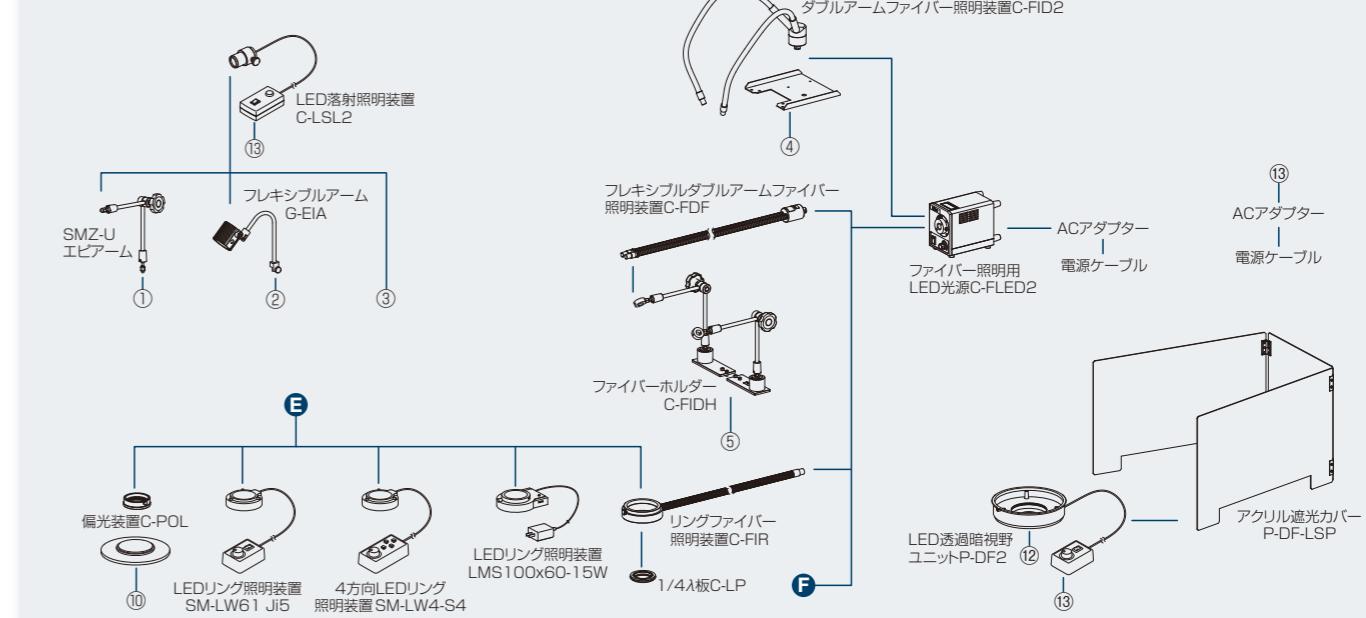

スタンド/ステージ

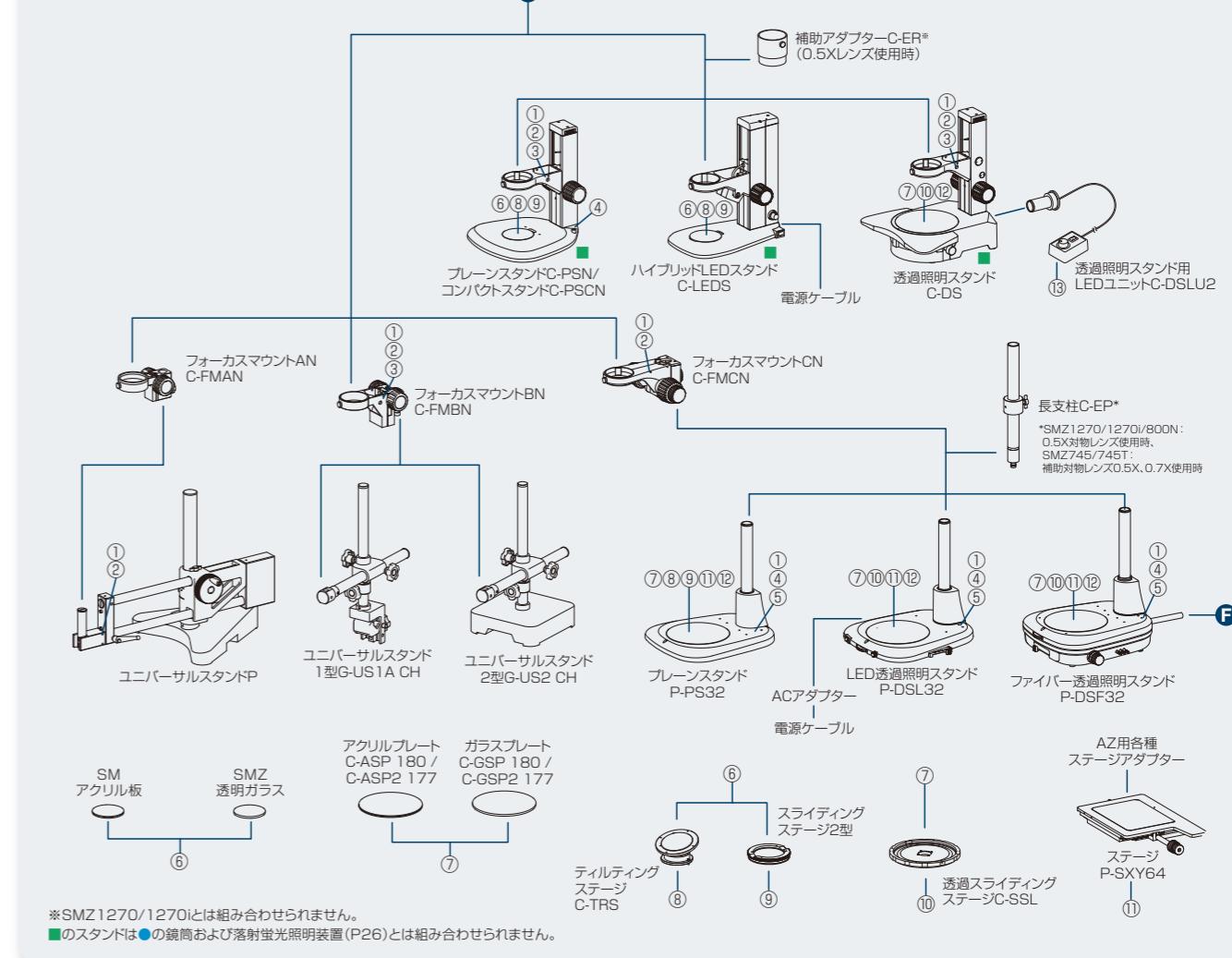

実体顕微鏡仕様比較一覧表

平行光学系

モデル	SMZ25	SMZ18	SMZ1270	SMZ1270i	SMZ800N
光学系	平行系(ズーム変倍式)			平行系(ズーム変倍式)	
ズーム比	25:1	18:1	12.7:1	8:1	
ズーム範囲	0.63~15.75×	0.75~13.5×	0.63~8×	1~8×	
総合倍率*	3.15~945×(12.5~472×)	3.75~810×(19~405×)	3.15~480×(15~540×)	5~480×(22.5~540×)	
鏡筒	傾角三眼鏡筒P2-TERG100、傾角三眼鏡筒P2-TERG50、低アイレベル三眼鏡筒 P2-TL100		双眼鏡筒P-B、三眼鏡筒 P-T100、傾角三眼鏡筒P-TERG100、傾角三眼鏡筒P-TERG50		
俯角	0°~30°(傾角三眼鏡筒)/10°(三眼鏡筒)		20°(双眼鏡筒)/10°(三眼鏡筒)/0°~30°(傾角三眼鏡筒)		
眼幅調整範囲	50mm以上(傾角三眼鏡筒)		48~75mm(双眼鏡筒)/50mm以上(傾角三眼鏡筒)		
接眼レンズ	C-W10×B(視野数22)、C-W15×(視野数16)、C-W20×(視野数12.5)、C-W30×(視野数7)(視度補正機構付き)		C-W10×B(視野数22)、C-W15×(視野数16)、C-W20×(視野数12.5)、C-W30×(視野数7)(視度補正機構付き)		
対物レンズ	P2-SHR PLAN APO 0.5x P2-SHR PLAN APO 1x P2-SHR PLAN APO 1.6x P2-SHR PLAN APO 2x		P-Plan Apo 0.5X/WF CH P-Plan Apo 1X/WF CH P-ED Plan 1.5X/WF P-ED Plan 2X/WF	P-Plan Apo 0.75X/WF CH P-Plan Apo 1X/WF CH P-ED Plan 2X/WF	P-Plan Apo 0.5X/WF CH P-ED Plan 1.5X/WF P-Plan 1X
作動距離(標準組み合わせ時または1×対物レンズ使用時)	60mm		70mm		78mm
質量	約32kg(電動落射蛍光セット時)	約10kg(プレーンスタンド、リングLEDセット時)	約9.8kg (双眼鏡筒P-B+LED透過照明 スタンドP-DSL32の組み合わせ)	約11.9kg (傾角三眼鏡筒P-TERG+LED 透過照明スタンドP-DSL32の 組み合わせ)	約6.8kg(双眼鏡筒P-B+プレーンスタンドC-PSNの組み合わせ)

*接眼および対物／補助対物レンズの組み合わせによる

内斜光学系

モデル	SMZ745/745T	SMZ445	SMZ460	SMZ
光学系	内斜系(ズーム変倍式) 三眼鏡筒(SMZ745T)	内斜系(ズーム変倍式)		内斜系(ズーム変倍式)
ズーム比	7.5:1	4.4:1	4.3:1	5:1
ズーム範囲	0.67~5×	0.8~3.5×	0.7~3×	0.8~4×
総合倍率*	3.35~300×	4~70×	3.5~60×	4.8~120×
鏡筒	固定式(双眼鏡筒:SMZ745、三眼鏡筒: SMZ745T)	固定式		固定式
俯角	45°	45°	60°	45°
眼幅調整範囲	52~75mm	54~75mm		56~75mm
接眼レンズ	C-W10×B(視野数22) C-W15×(視野数16) C-W20×(視野数12.5) C-W30×(視野数7) (視度補正機構付き)	Z445 E10×B(視野数21) Z445 E15×B(視野数14) Z445 E20×B(視野数12)		SM E10×A(視野数23) Z445 E15×B(視野数14) Z445 E20×B(視野数12) C-W30×(視野数7)
対物レンズ	—	—		0.8~4×
補助対物レンズ	G-AL0.5×(作動距離211mm) G-AL0.7×(作動距離150mm) G-AL1.5×(作動距離61mm) G-AL2×(作動距離43.5mm)	SM AL0.5x(作動距離181mm) SM AL0.7x(作動距離127.5mm)		AL5(0.6×)(作動距離103mm) AL7(0.8×)(作動距離95mm)
作動距離(標準組み合わせ時または1×対物レンズ使用時)	115mm	100mm		77.5mm
質量	鏡体約1.6kg(SMZ745) 鏡体約1.8kg(SMZ745T)	鏡体約1.0kg	鏡体約1.1kg	鏡体約1.6kg、 スタンド約1.9kg

*接眼および対物／補助対物レンズの組み合わせによる

関連製品

カメラヘッド

顕微鏡デジタルカメラ

Digital Sight 1000 Digital Sight 10

200万画素 カラー Full HD

顕微鏡デジタルカメラ

Digital Sight 1000 Digital Sight 10

2390万画素 モノクロ カラー 高精細



顕微鏡モノクロデジタルカメラ

Digital Sight 10 Digital Sight 50M

6000万画素 モノクロ 冷却

顕微鏡デジタルカメラ

Digital Sight 50M DS-Fi3

590万画素 カラー 高精細



画像統合ソフトウェア
NIS-Elements

画像の取得から解析・管理までのトータルソリューションを提供します。

デスクトップPC用

F D Br Ar



タブレットPC用

L


タブレットPCにソフトウェア NIS-Elements Lをインストールするだけで、顕微鏡デジタルカメラの設定、制御、ライブ画像表示、画像取得などを簡単に実現します。

※ NIS-Elements LはDigital Sight 1000, DS-Fi3, Digital Sight 10にのみ対応いたします。

EDF (Extended Depth of Focus)


オプション Ar Br D

フォーカスの異なる画像から、全体に焦点の合った一枚の画像を作成します。疑似立体画像としてさまざまな角度から見ることもできます。

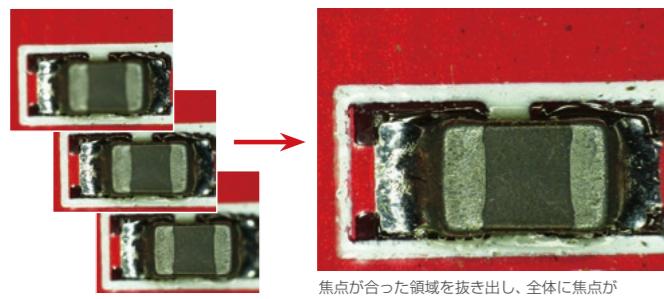

マルチカラー

複数の蛍光波長や異なる観察方法を組み合わせて撮影し、重ね合わせ像を取得できます。

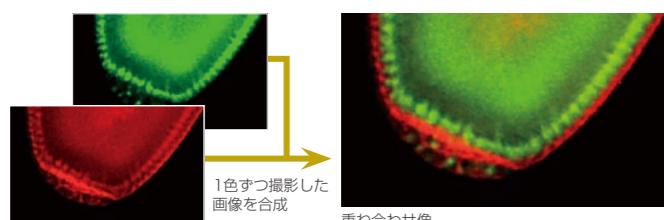


各細胞をGFP(緑)とRFP(赤)を発現させたショウジョウバエの胚
(SHR Plan Apo 2×、ズーム倍率8×、SMZ25使用)

作例ご提供: Max V. Staller, Ph.D., Clarissa Scholes, and Angela DePace,
Ph.D., Harvard Medical School

平行光学系と内斜光学系

平行系は、その名の通り光路が平行になっており、平行部分に写真撮影装置、落射蛍光装置、同軸照明装置をはじめティーチングヘッド装置や描画装置、アイレベルライザーなど、各種の中間装置を挿入して使用することができます。
内斜系は、鏡体を小型化することができる、装置組み込み用途などに適しています。

平行(ズーム)光学系

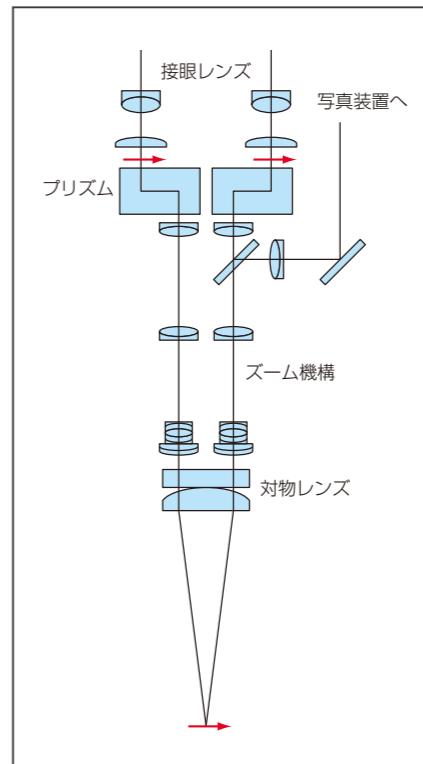

内斜(ズーム)光学系

